

TBS 缓冲液（干粉）

Tris Buffered Saline (TBS, Powder)

货号: **HK0001**

【产品信息】

产品名称	产品货号	规格	有效期
TBS 缓冲液（干粉）	HK0001	2L	24 个月

【产品简介】

Tris Buffered Saline (TBS, Powder) 即 TBS 干粉缓冲液, 每包可配制成 2 L Tris-NaCl (TBS) 缓冲液, 可用于 ELISA、Western Blot (WB) 免疫印迹、免疫组化、原位杂交等相关免疫实验过程中的漂洗以及封闭液配制等。本产品粉末细腻, 溶解迅速, 方便使用, 主要组分为 10 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7.2-7.6@25°C。

【储存与运输】

常温运输; 阴凉干燥处保存, 有效期 24 个月。

【使用方法】

每袋 TBS 缓冲液（干粉）彻底溶解于 2000 mL 水中。

【注意事项】

1. 溶解后请尽快使用。
2. 操作时请穿实验服, 佩戴一次性手套。